

NEWS

CDL
CONSORZIO DISTRIBUZIONE LABORATORIO

ETTORE PASQUALI S.R.L.
APPARECCHI SCIENTIFICI
VETRERIE DA LABORATORIO

I tuoi prodotti da laboratorio a prezzi convenienti



memmert

trust the best

Stufa da vuoto

VO

Potente.
Gentile.
Velocissima.

ETTORE PASQUALI S.R.L.
APPARECCHI SCIENTIFICI
VETRERIE DA LABORATORIO

www.pasquali.it - info@pasquali.it

Via Costantino Baroni, 190 20142, Milano (MI)

tel. +39 02 89309167 - fax +39 02 89309936

Stufa da vuoto VO

ESSICCAZIONE DI POLVERI E GRANULATI, DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO SECCO E CONTENUTO DI ACQUA PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ, ESSICCAZIONE DI COLTURE E PROBIOTICI, CONSERVAZIONE E DISIDRATAZIONE, ESSICCAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICA



Riscaldamento diretto intelligente.



Tempi di accesso ridotti grazie ai cicli di vuoto controllati digitalmente.



Enorme risparmio energetico grazie alla pompa per vuoto regolabile in continuo.




Maggiore durata utile della membrana della pompa.

3 modelli disponibili
cod. 22.9331.99 - volume 29 l
cod. 22.9332.99 - volume 49 l
cod. 22.9333.99 - volume 101 l

Impostazione della temperatura: fino a +200 °C
Impostazione del vuoto: 5 mbar fino a 1100 mbar

Rilevamento e riscaldamento multilivello

Il riscaldamento "intelligente" avviene direttamente attraverso i termoripiani, posizionabili individualmente e con all'interno sensori propri, permettendo quindi tempi di riscaldamento e di processo più brevi possibili. I circuiti di controllo reagiscono in modo preciso a diversi carichi o livelli di umidità e mantengono uniformemente la temperatura impostata durante l'essiccazione sotto vuoto. Grazie al contatto diretto tra il riscaldamento e il carico, non c'è praticamente nessuna perdita di calore. Ogni termoripiano può essere calibrato separatamente.

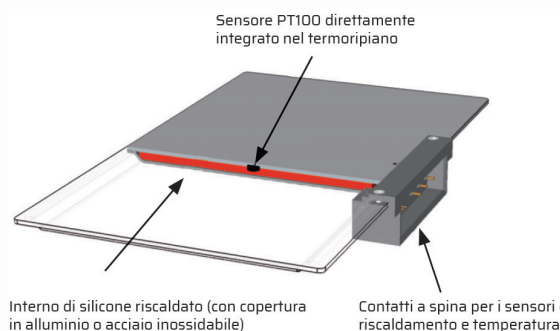

Tempi di processo notevolmente ridotti

Cicli di vuoto controllati digitalmente, in cui l'area di lavoro viene ventilata a brevi intervalli, abbreviano notevolmente i tempi di asciugatura. Con il software AtmoCONTROL è possibile programmare rapidamente e facilmente rampe con diverse impostazioni di temperatura e di vuoto.

Pompa per vuoto a velocità controllata

In combinazione con la pompa per vuoto a velocità controllata e resistente alle sostanze chimiche, la serie VO consente di risparmiare circa il 70% di energia nel funzionamento a rampa rispetto a una pompa non regolata. Il vuoto finale fino a 2 mbar consente un'ampia gamma di applicazioni e, grazie al controllo della pompa orientato alle necessità e quindi ai processi di risciacquo ottimizzati, le membrane hanno una vita utile notevolmente più lunga.

È possibile trovare i dati tecnici dettagliati su www.memmert.com/vo.

E-MAIL: pasquali@pasquali.it - tel. +39 02 89309167 - fax +39 02 89309936
Il personale qualificato Pasquali è pronto a seguirti ed aiutarti nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.

